

Электрод сравнения

ЭСр-10103

Инструкция по эксплуатации

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 1 Извлечь электрод из упаковки.
- 2 Убедиться в отсутствии механических повреждений электрода и соединительного кабеля.
- 3 Залить в электрод через отверстие, расположенное в верхней части электрода (рис.1), раствор KCl концентрацией 3,0М, 3,5М или насыщенным при 20⁰С (4,2М). В дальнейшем доливать в электрод следует раствор KCl той же концентрации.

Внимание: заполнение электрода другими электролитами не допускается.

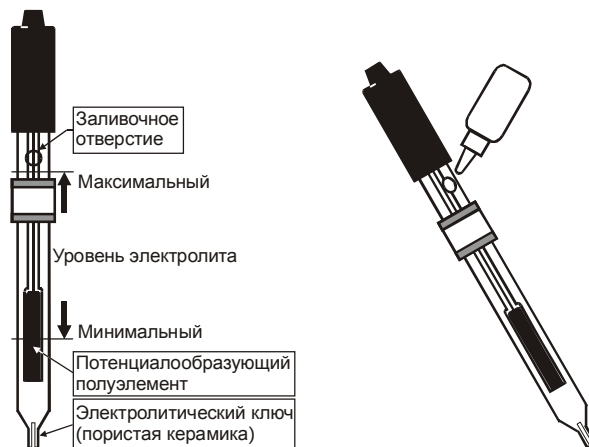


Рис.1

- 4 Перед началом измерений следует открыть заливочное отверстие, снять защитный колпачок, надетый на нижнюю часть электрода, и промыть наружный электролитический ключ дистиллированной водой.

ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1 Во время проведения измерений заливочное отверстие должно быть открыто.
- 2 Уровень электролита в электроде при измерениях должен быть выше уровня анализируемого раствора.
- 3 Между измерениями электрод рекомендуется хранить в дистиллированной воде в вертикальном положении и с закрытым заливочным отверстием.