

Вискозиметр погружного типа ВЗ-246П

Методика контроля

- 1 - закрепить вставку-сопло в резервуаре с использованием прижимной гайки;
- 2 - держа вискозиметр за ручку погрузить его в испытуемую жидкость;
- 3 - быстро поднять воронку из жидкости и в тот же момент времени включить секундомер;
- 4 - остановить секундомер в момент первого прерывания струи и отчитать время;
- 5 - время истечения определять с погрешностью не более 0,5 секунды;
- 6 - для вычисления средней оценки вязкости испытание проводить не менее 3 раз;
- 7 - за результат испытаний принять среднее арифметическое величин результатов 3 – 5 измерений времени истечения в секундах;
- 8 - после проведения испытаний вискозиметр тщательно промывать соответствующим растворителем и протереть мягкой тканью.