

1 Назначение изделия

1.1 Корзина ЛБ33-187/1К предназначена для термостатирования стаканов, колб и выпарительных чашек с образцами в лабораторной бане ЛБ33.

Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение емкостей с образцами в теплоноситель на необходимую глубину.

1.2 Рабочие условия эксплуатации — согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.


1.3 Условия транспортирования — согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, мм, не более	315×255×215
2.2 Диаметр рабочего места, мм	Ø187
2.3 Количество рабочих мест	1
2.4 Регулируемая глубина, мм.....	от 10 до 160 ¹
2.5 Масса, кг, не более	2

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины ЛБ33-187/1К показан на рисунке 1.

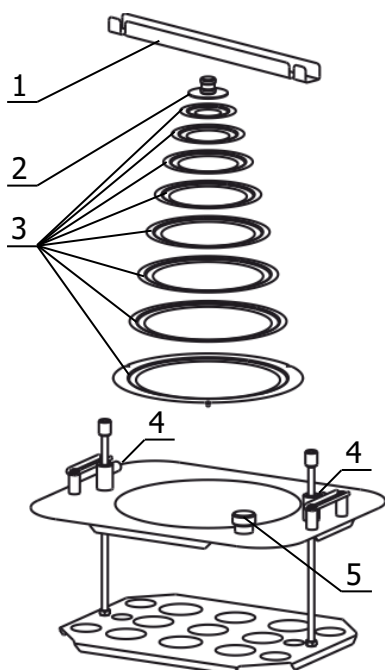

- 1 - съемная ручка;
- 2 - крышка;
- 3 - концентрические кольца;
- 4 - корзина;
- 5 - адаптер для контрольного термометра.

3.2 Корзина оснащена адаптером для контрольного термометра 5. Съемная ручка 1 предназначена для регулировки высоты дна корзины.

3.3 Рабочее место оснащено системой из восьми концентрических колец 3, позволяющей размещать в корзине емкости различного диаметра (см. таблицу 1).

3.4 Крышка 2 закрывает отверстие в наименьшем из колец при неиспользовании рабочего места.

Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3.5 Для регулирования глубины погружения емкостей с образцами поднять дно корзины на необходимую высоту (в диапазоне от 10 до 160 мм) и зафиксировать с обеих сторон винтами 4.

¹ Глубина от верхнего края корзины

3.6 Комплект поставки корзины ЛБ33-187/1К соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Корзина	ТКЛШ 6.152.007-38	1
2 Крышка	ТКЛШ 6.172.064	1
3 Кольцо с внутренним Ø26 мм	ТКЛШ 8.240.013	1
4 Кольцо с внутренним Ø43 мм	ТКЛШ 8.240.013-01	1
5 Кольцо с внутренним Ø60 мм	ТКЛШ 8.240.013-02	1
6 Кольцо с внутренним Ø78 мм	ТКЛШ 8.240.013-03	1
7 Кольцо с внутренним Ø94 мм	ТКЛШ 8.240.013-05	1
8 Кольцо с внутренним Ø111 мм	ТКЛШ 8.240.013-06	1
9 Кольцо с внутренним Ø128 мм	ТКЛШ 8.240.013-07	1
10 Кольцо с внутренним Ø145 мм	ТКЛШ 8.240.013-26	1
11 Ручка	ТКЛШ 8.333.013-02	1

4 Сведения о приемке

Корзина ЛБ33-187/1К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

Дата выпуска _____

м.п.


ОКК _____

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

ООО «Термэкс»

 634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

 (3822) 49-21-52, 49-26-31, 49-28-91, 49-01-50, 49-01-45.

 termex@termexlab.ru

 <https://termexlab.ru/>