

Корзина ВТ12-К

Паспорт ТКЛШ 2.998.033-01 ПС

1 Назначение изделия

1.1 Корзина с крышкой BT12-К предназначена для размещения различных объектов во внутренней ванне жидкостного термостата BT12.

Корзина с регулируемым по высоте дном позволяет обеспечить погружение объектов в теплоноситель на необходимую глубину.

- 1.2 Рабочие условия эксплуатации согласно УХЛ 4.2 ГОСТ 15150.
- 1.3 Условия транспортирования согласно условиям хранения 4 ГОСТ 15150.

2 Технические характеристики

2.1	Габаритные размеры, мм, не более	285×160×150
2.2	Внутренние размеры корзины, мм	245×138
2.3	Регулируемая глубина, мм	от 25 до 105 ¹
2.4	Масса, кг, не более	1.6

3 Устройство и использование изделия

3.1 Внешний вид корзины с крышкой ВТ12-К показан на рисунке 1.

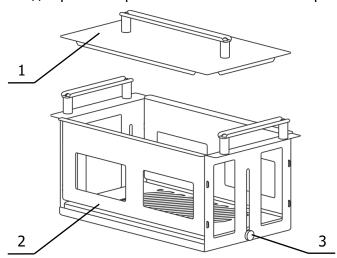


Рисунок 1 — Внешний вид изделия

3.2 Для регулирования глубины погружения образцов поднять дно корзины на необходимую высоту (в диапазоне от 25 до 105 мм) и зафиксировать с обеих сторон винтами 3.

-

¹ Глубина от верхнего края корзины

Корзина BT12-К Паспорт v1.2

3.3 Комплект поставки ВТ12-К соответствует перечню, указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение документа	Количество
1 Крышка	ТКЛШ 6.172.042-08	1
2 Корзина	ТКЛШ 6.871.003-11	1

4 Сведения о приемке

Корзина BT12-К соответствует комплекту конструкторской документации (см. таблицу 1) и признана годной для применения.

	Дата выпуска
м.п.	
	OKK

5 Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации — 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию, но не более 25 месяцев с момента отгрузки потребителю.

000 «Термэкс»

634507, г. Томск, п. Предтеченск, ул. Мелиоративная, д. 10А, стр. 1.

(3822) 49–21–52, 49–26–31, 49–28–91, 49–01–50, 49–01–45.

termex@termexlab.ru

https://termexlab.ru/