



# Краткое руководство пользователя a-B33EC

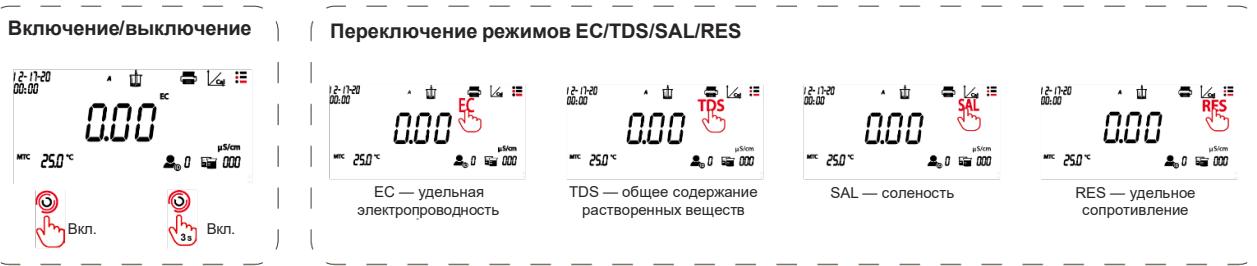

## Выбор единицы измерения температуры

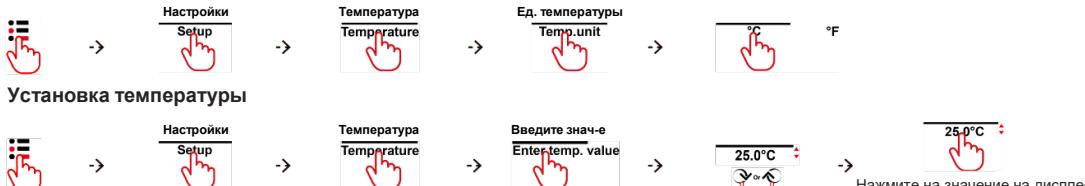

## Установка опорной температуры для измерения удельной электропроводности



## Выбор стандартного раствора для калибровки по удельной электропроводности





## Установка константы измерительной ячейки для измерения удельной электропроводности




## Установка коэффициента TDS




## Калибровка

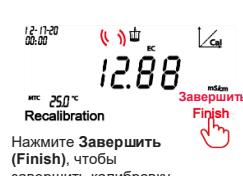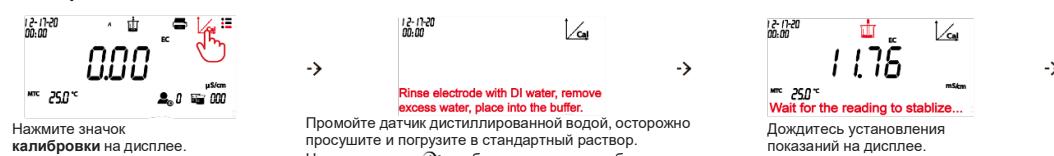

## Измерение

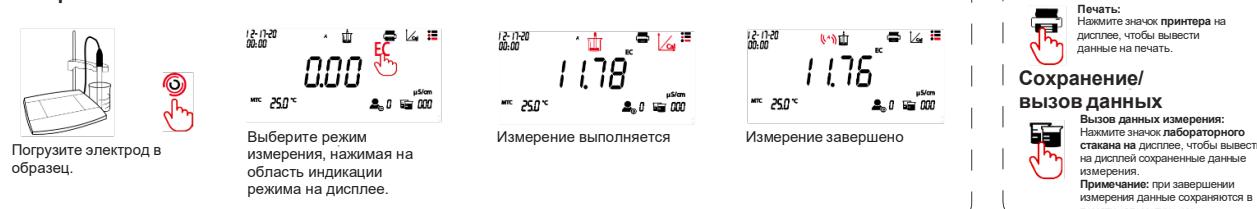


## Вывод на печать

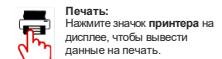

## Сохранение/вызов данных



## Сенсорный дисплей

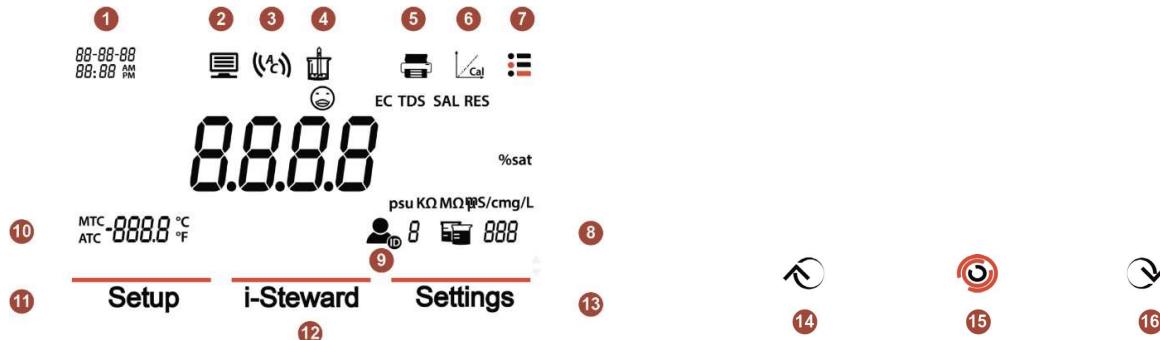

1. **Дата и время.**
2. **Значок компьютера:** появляется при подключении к компьютеру.
3. **Режим конечной точки**
4. **Значок измерения:** мигает во время выполнения измерения.
5. **Значок принтера:** вывод на печать.
6. **Значок калибровки:** нажмите, чтобы начать калибровку; мигает во время выполнения калибровки.
7. **Значок меню:** вход в меню настроек.
8. **Значок лабораторного стакана:** вызов данных измерения.
9. **Значок идентификатора (ID) пользователя:** нажав на этот значок и затем на кнопку или , можно выбрать пользователя по его ID.
10. **Температура:** переключение между режимами ручной и автоматической температурной компенсации.

Нажмите значок **меню** , чтобы войти в следующие меню:

11. **Setup (Настройки):** вход в меню установки параметров.
12. **i-Steward:** вход в меню состояния датчика.

**Примечание.** После входа в одно из указанных выше меню выберите соответствующее подменю, чтобы продолжить настройку. Порядок установки параметров в некоторых подменю показан на первой странице памятки.

### Кнопки управления:

#### 14. Кнопка «Вверх»:

- При настройке параметров: увеличение установленного значения или отображение предыдущего варианта выбора
- В меню установки: прокрутка вверх к предыдущей странице меню.
- В режиме калибровки и в системе проверки pH-электрода (PH ECS): повторение предыдущего шага.

#### 15. Кнопка Home (начальная страница):

- Включение прибора.
- Запуск нового измерения.
- Выход из текущего режима или меню и возврат в режим измерения.

#### 16. Кнопка «Вниз»:



- При настройке параметров: уменьшение установленного значения или отображение следующего варианта выбора
- В меню установки: прокрутка вниз к следующей странице меню.
- В режиме калибровки и в системе проверки pH-электрода (PH ECS): переход к следующему шагу.

## Установка держателя электродов

1. Совместите магнитные фиксаторы на основании держателя электрода и на нижней части измерителя. (На рисунке фиксаторы показаны красным цветом).

2. Для того чтобы ослабить или затянуть два зажимных винта, поверните их, соответственно, против часовой стрелки или по часовой стрелке. Ослабив винты, можно перемещать держатель вверх и вниз, вперед и назад до необходимого положения. Затем можно затянуть винты, чтобы зафиксировать держатель.

**Примечание.** В конструкции держателя электрода предусмотрен фиксатор кабеля электрода. Кабель электрода можно уложить в прорези, отмеченные на рисунке красным цветом, затем сматывать излишек длины кабеля и закрепить с помощью фиксатора в основании держателя.

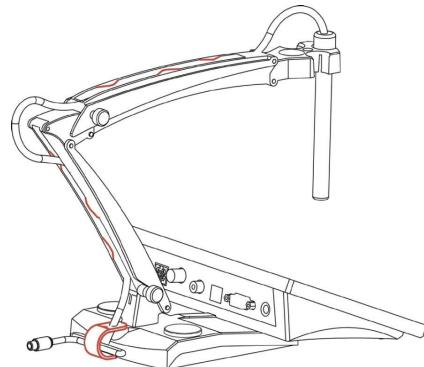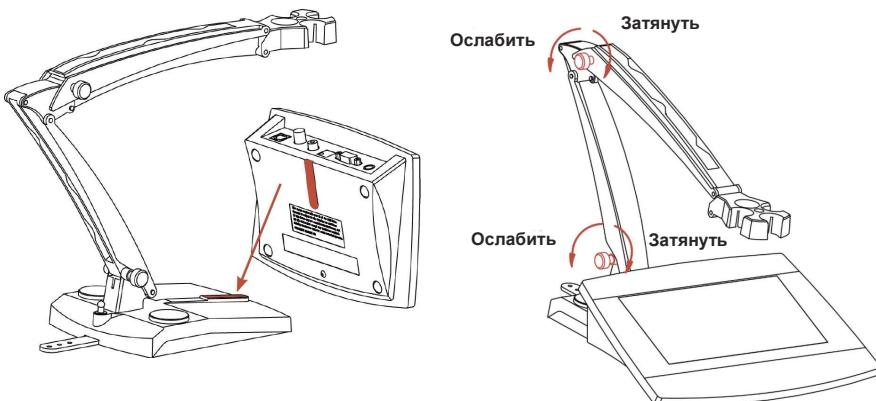

Считайте QR-код, чтобы скачать руководство по эксплуатации a-AB33EC.

Представительство в СНГ

ОНАУС Corporation  
Россия, 101000, Москва  
Сретенский бульвар 6/1, офис 6  
Тел.: +7 (495) 621 4897

E-mail: [ru.marketing@ohaus.com](mailto:ru.marketing@ohaus.com)  
Сайт: [www.ohaus.com](http://www.ohaus.com)



\* 3 0 6 3 3 2 5 6 \*